



Rapid Blocking Buffer (TBS-T)快速封闭液

货 号: P0203

储运条件: -20℃

产品组成

组分/规格	P0203
Rapid Blocking Buffer (TBS-T)	100ml

产品简介

Rapid Blocking Buffer (TBS-T)封闭液, 其主要成分为经精选处理的鱼明胶蛋白成分, 蛋白含量为5%。本产品用于 Western Blot 以及 ELISA 的抗体封闭步骤, 提供的是 TBS-T 缓冲液(含 Tween20 去垢剂)版本。

Rapid Blocking Buffer (TBS-T)采用的鱼明胶蛋白与绝大部分蛋白均可兼容, 提供了绝佳的反应性能与兼容性, 可在 15 min 内完成封闭, 缩短了用户的实验时间, 本品已与 TBS-T 进行了预混便于使用, 在许多 Western Blot 检测反应中去垢剂 Tween20 的存在提升了封闭效率。

使用方法

封闭步骤

1.完成转膜后, 将转印膜放入到杂交孵育盒中, 加入 10~20ml 1×Rapid Blocking Buffer (TBS-T), 覆盖过载体表面, 置于桌面水平摇床室温孵育 10 min 左右;

注: 本产品封闭 10min 效果显著优于常规 BSA 封闭 1 h, 对于背景较高的抗体, 可尝试将封闭时间延长至 30~60min。

2.封闭后的膜即可用于一抗孵育等后续实验。

